

per la disinstallazione del software scil LAD

1. **Chiudere il programma LAD**
2. Aprire il **Pannello di Controllo**
3. Eseguire **Installazione Applicazioni**
4. Selezionare **LAD - Laboratory and Diagnostics** e selezionare **Rimuovi**
5. **Rimuovere manualmente la cartella c:\scil\_lad\**

ATTENZIONE: La seguente procedura comporta la perdita di tutti i dati presenti nel database

Nel caso si desideri reinstallare il programma scil LAD e' necessario assicurarsi di aver seguito questa procedura.

Nel caso si desideri aggiornare il proprio software utilizzare l'eseguibile appropriato disponibile presso il sito [www.scilvet.com/scilitaly/downloads.html](http://www.scilvet.com/scilitaly/downloads.html)