

Premiers pas pour l'utilisation du logiciel LAD

Avant d'utiliser le logiciel LAD pour la première fois, vous devez le configurer. Vous trouverez ci-dessous une courte présentation des configurations nécessaires. Pour des informations plus détaillées, utilisez le menu **aide** du logiciel. En pressant F1 ou en sélectionnant "? / Aide" dans la barre horizontale de menu.

1. Installer l(es) interface(s) logicielle(s):

Lorsque le programme est démarré pour la première fois, une fenêtre d'installation d'interface apparaît. Cochez les cases correspondant aux analyseurs connectés à l'ordinateur et dont vous souhaitez transférer les données vers LAD. Ces informations de configuration peuvent être modifiées à tout moment en accédant au menu "**Système / Installer drivers pour interfaces**".

2. Choix du port COM pour chaque analyseur:

Le logiciel LAD doit connaître le port COM de chaque instrument connecté à votre ordinateur. Sélectionnez **Gestionnaire d'appareils** (Menu "**Système / Gestionnaire d'appareils**"). Sélectionnez l'instrument qui doit être configuré, cliquez sur "**Configurer**" et choisissez le port COM approprié.

3. Créer patients et clients:

Avant de pouvoir sauvegarder des données dans LAD, les informations suivantes doivent être créées:

Client (propriétaire de l'animal)

Patient (animal)

Sélectionnez "**Données / Créer un nouveau client**".

4. Demander une analyse:

Chaque analyse doit être précédée d'une demande. Cette procédure évite de confondre les patients entre eux lorsqu'on réalise plusieurs analyses. Il y a plusieurs façons de créer une demande, soit à partir de l'écran client, soit à partir de l'écran patient.

5. Démarrer le transfert:

Pour démarrer la communication entre le logiciel LAD et l'analyseur connecté, vous devez sélectionner "**Transfert / Start**". Si ce menu n'est pas disponible, vous devez fermer tous les écrans ouverts (ex: écran client). L'écran de transfert apparaîtra et affichera une petite fenêtre pour chaque instrument configuré. Ces fenêtres s'ouvrent automatiquement à l'exécution de LAD si vous cochez l'option "**Démarrer automatiquement le programme de transfert**" dans le menu "**Système / Réglage logiciel**".

Ensuite l'analyse peut être transférée à partir de tous les instruments connectés et correctement configurés. Pour toute question complémentaire, consultez le menu **Aide** ou appelez Céline Jung ou Julien De Brun, Service Informatique, au 03 90 20 16 40.