

Erste Schritte mit der LAD Software

Bevor die Software nach der Erstinstallation genutzt werden kann, müssen noch einige Grundeinstellungen vorgenommen werden. Diese werden nachfolgend kurz erläutert. Ausführliche Beschreibungen zu den jeweiligen Programmpunkten finden Sie entweder in der **Hilfe** (der Menüpunkt **?**) oder durch Drücken von **F1** in der jeweiligen Programmmaske (kontextbezogene Hilfe).

1. Schnittstellensoftware installieren:

Beim ersten Programmstart erscheint eine entsprechende Maske. Aktivieren Sie hier die Kontrollkästchen für die Geräte, die Daten an Ihrem PC angeschlossen sind und von denen Daten an LAD übertragen werden sollen. Wurden dort keine Einstellungen vorgenommen oder sollen diese geändert werden, kann dies über die Menüpunkte "**System /Schnittstellensoftware installieren**" erfolgen.

2. COM Schnittstelle pro Gerät festlegen:

Es muss definiert werden, welche Geräte über welche Schnittstelle am PC angeschlossen sind!. Dies geschieht mit Hilfe des **Geräte-Managers** (Menüpunkte "**System / Geräte-Manager**"). Markieren sie die Zeile des betreffenden Gerätes, klicken dann auf "**Konfigurieren**" und wählen dort die entsprechende COM-Schnittstelle.

3. Kunde(n) und Patient(en) anlegen:

Damit eine Messung einem Patienten zugeordnet werden kann, müssen zuerst der Kunde (= Tierhalter) und der Patient (= Tier) angelegt. Hierzu müssen die Menüpunkte "**Daten / Kunde anlegen**" aufgerufen werden.

4. Messung anfordern:

Damit auch bei einer Vielzahl von aufeinander folgenden Messungen (z. B. Reihenmessungen) der Überblick gewahrt bleibt bzw. keine Messung einem falschen Patienten zugeordnet wird, muss für jeden Patient eine Messung angefordert werden. Spätere Messungen können dann automatisch den jeweiligen Anforderungen zugeordnet werden.

Eine Anforderung kann entweder aus der Patientenübersicht (unterer Teil der Kundenmaske) oder aus der Patientenmaske

5. Transfer starten

Zum Starten der Kommunikation zwischen der Software und dem/den angeschlossenen Gerät(en) klicken Sie auf die Menüpunkte "**Transfer / Start**". Eventuell geöffnete Masken (z. B. Kundenmaske) müssen vorher geschlossen werden, andernfalls ist der Unterpunkt "Start" nicht aktiv. Es öffnet sich eine Transfer-Maske für jedes konfigurierte Gerät.

Nun können Messungen von allen angeschlossenen und richtig konfigurierten Geräten übertragen werden.

Für weitere Fragen, lesen Sie bitte in der Hilfe oder wenden Sie sich an LAD-Team@scilvet.com.

Viele Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit LAD
Ihr LAD-Team